



HYGIËNECONTROLE

TBF 300: BIOFILMDETECTIE-SNELTEST


BIOFINDER: CONTAMINATIE OPSPORINGSTEST

FRESH CHECK: SNELTEST OP VERONTREINIGING

FEEL SAFE WITH US



CHRISTEYNS

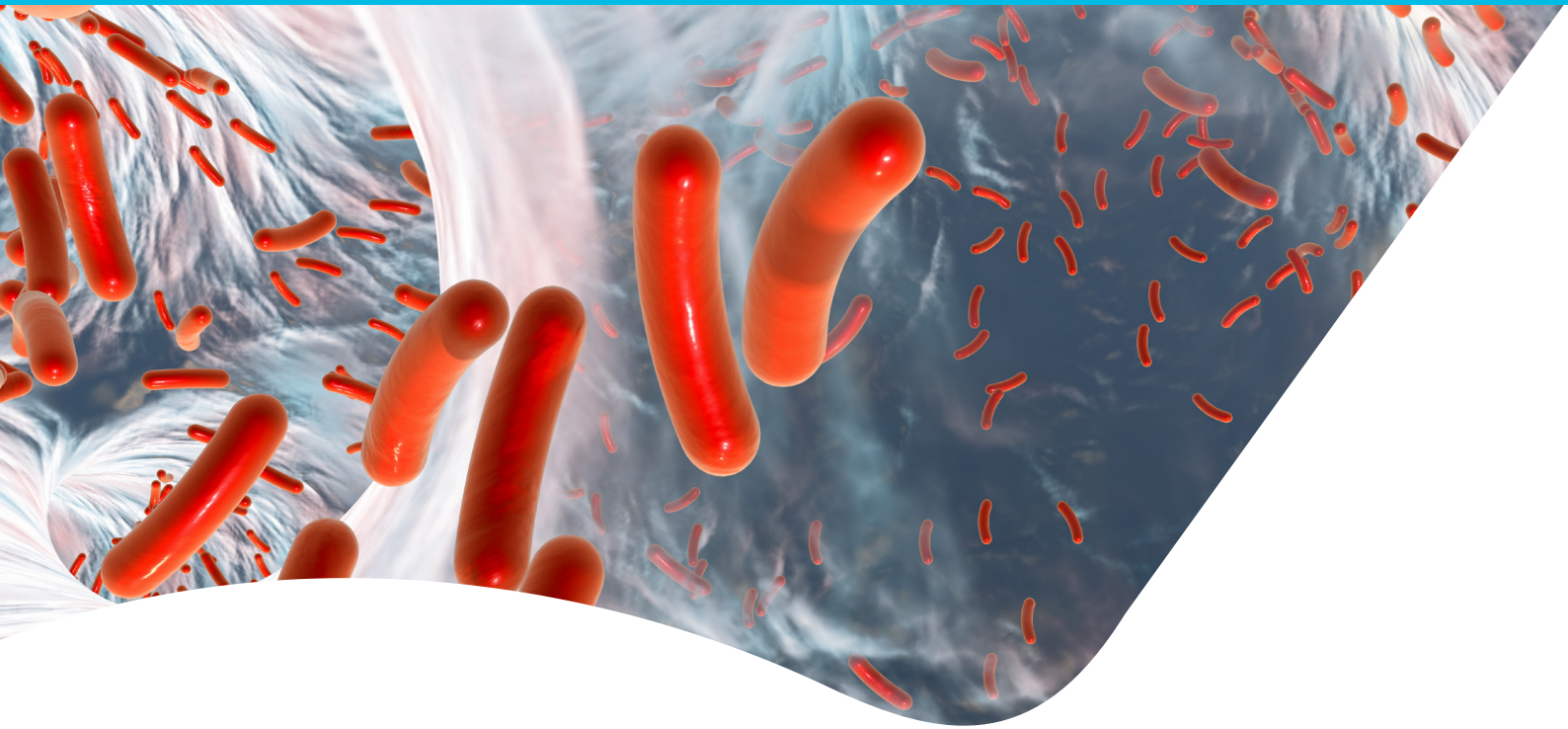

ALLES WAT U MOET WETEN OVER ONZE SNELLE HYGIËNETESTEN

CHRISTEYNS heeft verschillende sneltesten in het assortiment om na reiniging en desinfectie de aanwezigheid van verschillende verontreinigingen op oppervlakken te detecteren. Dit soort hygiënetests zijn bedoeld voor gebruik na reiniging en desinfectie, en ze hebben het voordeel dat ze snelle visuele inspectie

van verontreinigde gebieden mogelijk maken. Een nuttig hulpmiddel ter ondersteuning van hygiëne-audits en ter beoordeling van de doeltreffendheid van de reinigingsprocedures.

Kenmerken van de snelle hygiënetests en de belangrijkste verschillen daartussen:

TBF300

Een sneltest voor het controleren van de aanwezigheid van elk type biofilm op oppervlakken.

BioFinder

Een test voor het opsporen van contaminatie op oppervlakken, waaronder vele micro-organismen en sommige voedselresiduen.



Een test voor het opsporen van lage niveaus van verontreiniging, hetzij microbiologische of chemische verontreiniging.



VOORDELEN

- **SNEL.** Resultaten in enkele seconden.
- **MAKKELIJK.** Vereist geen gespecialiseerd personeel noch complexe apparatuur.
- **PRAKTISCH.** Voor een betrouwbare hygiënecontrole.



TBF 300

De aanwezigheid van biofilms in de productie-omgeving vormt een risico voor de voedselveiligheid, aangezien biofilms micro-organismen zoals *Listeria*, *Pseudomonas*, *Enterobacteriaceae*, *Flavobacterium* of *Staphylococcus* beschermen.

Biofilms kunnen ook problemen veroorzaken bij de werking van de apparatuur.

TBF 300 is een eenvoudige, specifieke en snelle test voor de controle van de aanwezigheid van elk type biofilm op oppervlakken.



GEBRUIKSAANWIJZING:



Spray het reagens



Wacht 5 min.



Spoelen met water



Controleer



Blijft kleur?



Zo ja, maak opnieuw schoon

De TBF 300 spray kan de aanwezigheid van een biofilm bevestigen met een fuchsia reagens. Inspecteer het behandelde oppervlak: de aanwezigheid van gekleurde zones wijst op de aanwezigheid van een biofilm. Spoel aan het einde van de test het behandelde oppervlak goed af om alle sporen van het reagens te verwijderen.



BIOFINDER

Een test voor het opsporen van contaminatie op oppervlakken, waaronder vele micro-organismen en sommige voedselresten, door middel van een eenvoudige applicatiegel.

BioFinder is een doeltreffend instrument voor hygiënebewaking, speciaal ontworpen om de micro-organismen die zich op oppervlakken bevinden op te sporen.



GEBRUIKSAANWIJZING:



Spray



Wacht 30-60 s



Controleer



Belletjes aanwezig?



Zo ja, maak opnieuw schoon

De BioFinder spray kan de hygiëne bevestigen aan de hand van een reactie. Een positief resultaat genereert onmiddellijk microbelletjes, die een wit schuim produceren. Als na 60 seconden geen schuimproductie wordt waargenomen, is het resultaat negatief.

FRESH CHECK

Fresh Check is een revolutie in de manier waarop we voedselveiligheid begrijpen. Het is de eerste betaalbare methode om bacteriën, overtollige chemicaliën en voedselresten op te sporen aan de hand van

een eenvoudige kleurverandering - als het niet paars blijft, moet u opnieuw reinigen. En als u finaal een positief resultaat hebt, kunt u controleren of u biofilms hebt met onze biofilmtest, TBF 300.



GEBRUIKSAANWIJZING:



Maak schoon en spoel



Spray



Wacht 30 s



Controleer



Kleurverandering?



Zo ja, maak opnieuw schoon

KLEURCONTROLE

SCHOON



CONTAMINATIE*



*LET OP: Elke andere kleur dan paars betekent verontreinigd. Controleer of u de resten van het ontsmettingsmiddel vóór het aanbrengen hebt verwijderd om vals-positieve resultaten te voorkomen.

TECHNISCHE INFORMATIE

TBF 300

Doel	Biofilm matrix
Snelheid resultaat	1-5 minuten
Verpakking	Doos van 3 flesjes van 100 ml
Gevoeligheid	Medium

BIOFINDER

Doel	Katalase-positieve micro-organismen, residuen die metaalkationen bevatten
Snelheid resultaat	30-60 seconden
Verpakking	Doos van 3 flacons van 500 ml
Gevoeligheid	Medium

FRESH CHECK

Doel	Bacteriën, voedselresten, chemie-residuen
Snelheid resultaat	30 seconden
Verpakking	Doos van 4 flesjes van 100 ml
Gevoeligheid	Hoog

MEER INFORMATIE

Neem contact op met uw plaatselijke CHRISTEYNS-verantwoordelijke om u te helpen een oplossing te vinden die bij uw persoonlijke situatie past.



CHRISTEYNS

Afrikalaan 182, B - 9000 Gent

T + 32 9 223 38 71

E info@christeyns.com

CHRISTEYNS.COM